

Высокоточный автоматический

измеритель деформации клейковины ИДК-3М

Предназначен для определения качества клейковины зерна пшеницы и пшеничной муки.

Утвержден для методов определения количества и качества клейковины в пшенице. ГОСТ 13586.1-68, ГОСТ 27839-88.

Внесен в Государственный реестр средств измерений под № 21636-01. Сертификат № RU.C.31.010.A № 10620.

Внесен в Государственный реестр средств измерений республики Беларусь. № РБ03 01 1627 02 Сертификат № 1967.



Точность прибора позволяет однозначно определять:

- группу качества клейковины при решении спорных вопросов, возникающих в результате анализа, показатели которого находятся на границе двух групп качества;
- качество слабой клейковины в пшенице с целью оптимального подбора улучшителей для придания пшенице более высоких хлебопекарных свойств.

Особенности:

- Простота и надежность в работе
- Процесс измерения полностью автоматизирован
- Не требует подстройки на конечных мерах в течение всего срока эксплуатации
- Система самодиагностики полностью исключает ошибки лаборанта
- Работает с очень слабой клейковиной
- Защищен от бросков напряжения в электрической сети
- Сохраняет точность измерения в диапазоне от +12 до +40°

Основные технические характеристики:

Режим измерения	Автоматический
Пределы измерения деформации клейковины	0 – 150,7 усл. ед. ИДК
Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности	не более ±0,5 усл.ед.
Величина веса подвижной тарированной нагрузки	120 г
Электропитание	Сеть переменного тока 110...240В частотой 50Гц
Потребляемая мощность	не более 20 Ватт
Габаритные размеры	200 x 110 x 240 мм
Масса	не более 1,7 кг
Гарантия	1 год

Автоматизированный процесс измерения:

- Включить прибор в сеть.
- Образец клейковины положить в центр столика.
- Нажать кнопку ПУСК.
- Через 30 секунд на индикаторе появится результат измерения.

000 «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7(383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7(923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7(843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

