

# MSC-6000, Центрифуга-вортекс Мульти-Спин

## ОПИСАНИЕ

Центрифуга-вортекс **MSC-6000** Мультиспин является продуктом многолетней эволюции «Спин-Микс-Спин» технологии, предназначенной для «сброса» микрообъемов реагентов на дно пробирки (первое центрифугирование-спин), последующего перемешивания (микс) и повторного сбора реагентов (повторный спин) со стенок и пробки микропробирок. Этот повторяющийся алгоритм операций, имеющий целью снизить ошибки пробоподготовки для ПЦР анализа, мы назвали «смс-алгоритм».

Мультиспин является полностью автоматизированным устройством, воспроизводит реализующим «смс-алгоритм» для 12 пробирок одновременно, позволяя значительно экономить время. Необходимый инструмент для ПЦР-анализа.

Мультиспин объединяет в себе 4 прибора:

1. Центрифуга  
Относительная центробежная сила  
**MSC-6000** до 2350 x g
2. Вортекс  
3 режима перемешивания: мягкое, среднее, жесткое;  
Регулируемое время вортексирования 1–20 сек;
3. Центрифуга/вортекс;
4. Смс-циклер для реализации «смс-алгоритма».

«Мультиспины» **MSC-6000** значительно экономят время проведения операций по сравнению с «Комбиспином» **FVL-2400N** благодаря автоматическому осуществлению вортексирования и центрифугирования, которые называются «смс-алгоритмом»

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диапазон регулирования скорости	1000–6000 об/мин (шаг 100 об/мин)
Относительная центробежная сила (RCF)	2350 x g
Время центрифугирования	1 с - 30 мин.
Типы вортексирования	Мягкое, среднее, сильное
Время вортексирования	0–20 с (шаг 1 с)
Программируемое число смс-циклов	1 - 999 циклов
Звуковой сигнал таймера	+
Дисплей	ЖК, 2 × 16 знаков
Защита образца	Крышка оснащена замком
Размеры (Д×Ш×В)	190x235x125 мм
Вес	2,5 кг
Потребляемый ток / мощность	24 В, 24 Вт (1 А)
Внешний блок питания	вход. АС 100–240 В 50/60 Гц, выход. DC 24 В



## КАТ. HOMEР

Including rotors R-1.5, R-0.5/0.2	С роторами R-1.5 и R-0.5/0.2
BS-010211-AAL	230VAC 50/60Hz Евро вилка
BS-010211-AAQ	230VAC 50/60Hz UK вилка
BS-010211-AA4	230VAC 50/60Hz AU вилка
BS-010211-AAU	100VAC 50/60Hz US вилка
BS-010211-AAM	120VAC 60Hz US вилка
BS-010211-CK	IQ OQ документ
BS-010211-DK	PQ документ



**R-0.5/0.2**  
BS-010205-BK  
ротор

Ротор для 12 x 0.5 мл и 12 x 0.2 мл пробирок



**R-1.5**  
BS-010205-AK  
ротор

Ротор для 12 x 1.5/2 мл пробирок




**R-2/0.5**  
BS-010205-CK  
ротор

Ротор для 8 x 2/1.5 мл и 8 x 0.5 мл пробирок



**R-2/0.5/0.2**  
BS-010205-DK  
ротор

Ротор для 6 x 2/1.5 мл, 6 x 0.5 мл и 6 x 0.2 мл пробирок

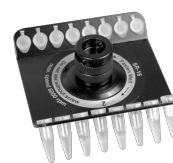

**SR-16**  
BS-010202-AK  
ротор

Ротор для 2 стрипов по 8 x 0.2 мл



**SR-32**  
BS-010205-FK  
ротор

Ротор для 4 стрипов по 8 x 0.2 мл

\* не совместим с Мини-центрифугой-вортесом «Комбиспин» выпущенной до 2015 года

